



คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

คู่มือ / แนวปฏิบัติ / ขั้นตอน การทำความสะอาดเครื่องชั่ง

วิทยาศาสตร์

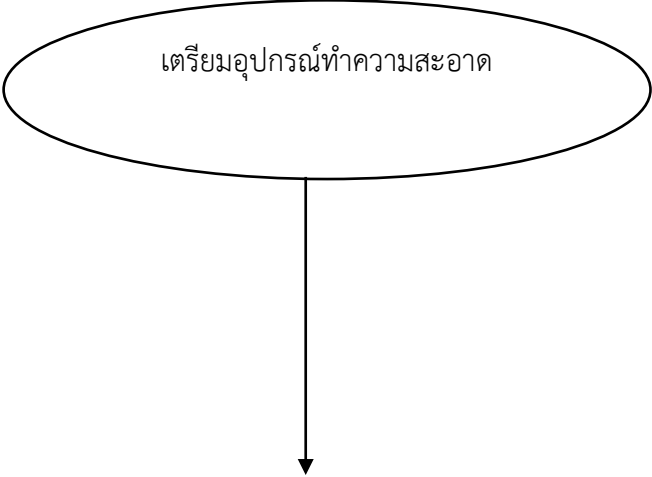
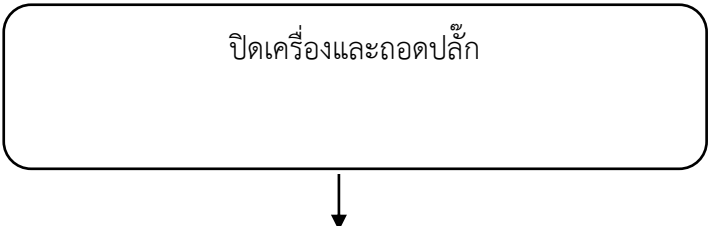
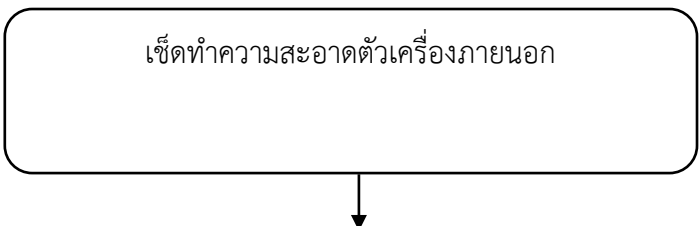
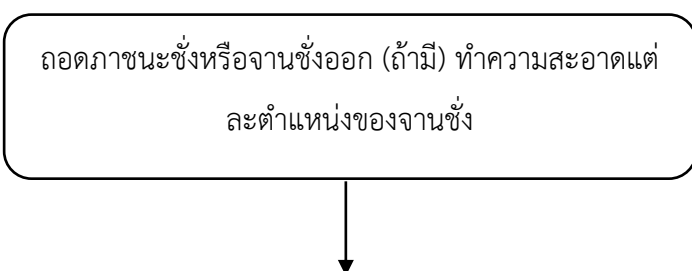
☒ ขั้นตอนใหม่ ☐ ปรับปรุง

จัดทำโดย

นางสาวรวิรัตน์ นาคีเจริญกุล

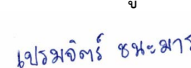
งานบริการการศึกษา

ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2568

ลำดับ	ผังขั้นตอนปฏิบัติงาน	รายละเอียดงาน
1		เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด • ผ้านุ่มที่ไม่เป็นขุย (ไมโครไฟเบอร์) • แปรงขนนุ่ม • แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% หรือสารทำความสะอาดที่ไม่กัดกร่อน • ถังมือ (ถ้าจำเป็น) • เครื่องเป่าลม (ถ้ามี) • ใช้เวลา 5 นาที
2		เพื่อความปลอดภัย ควรปิดสวิทช์และถอดปลั๊กเครื่องก่อนเริ่มทำความสะอาด หากมีภาชนะชั่งหรือตัวอย่างวัสดุอยู่บนเครื่อง ให้นำออกก่อน ใช้เวลา 2 นาที
3		ใช้ผ้าแห้งเช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกทั่วไป จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำยาหรือแอลกอฮอล์เช็ดเบาๆ บริเวณผิวภายนอก รวมถึงหน้าจอและปุ่มกด ใช้เวลา 5 นาที
4		ถอดจานชั่งออก (ถ้าถอดได้) แล้วใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดทั้งด้านบนและด้านล่าง ใช้แปรงขนนุ่มพิเศษฝุ่นหรือวัสดุเล็กๆ ที่อาจติดอยู่รอบๆ ฐานของจานชั่ง หากมีสิ่งแปลกปลอมสะสม ให้ใช้เครื่องเป่าลมหรือผ้าเช็ดออกเบาๆ ใช้เวลา 15 นาที

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	คู่มือ / แนวปฏิบัติ / <u>ขั้นตอน</u> การทำความสะอาดเครื่องชั่ง วิทยาศาสตร์ ☒ ขั้นตอนใหม่ ☐ ปรับปรุง	จัดทำโดย นางสาวรวิรัตน์ นาคศรีเจริญกุล งานบริการการศึกษา ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2568
--	--	---

5	ตรวจสอบระดับและตั้งวางเครื่องให้สมดุล ↓	หลังทำความสะอาดแล้ว ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวางอยู่บนพื้นเรียบและมั่นคง ถ้าเครื่องมีฟังก์ชันการปรับระดับ (ลูกน้ำ) ให้ปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่สมดุล ใช้เวลา 5 นาที
6	เสียบปลั๊กและเปิดเครื่อง ↓	เสียบปลั๊กและเปิดเครื่อง ใช้เวลา 2 นาที
7	ทดสอบ Zero และ Calibration (ถ้ามี) ↓	จากนั้นทำการทดสอบน้ำหนักเปล่า (Zero) และน้ำหนักมาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยังคงแม่นยำ ใช้เวลา 5 นาที
8	จบการทำงาน	

ตรวจสอบข้อมูลแล้ว  (นายสมชาย หลวงสนาม) หัวหน้างานบริการการศึกษา วันที่.....	ตรวจสอบข้อมูลแล้ว  (นางสาวเปรมจิตร์ ชนะมาร) ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี วันที่.....26 มิถุนายน 2568.....
--	--